


Lake Shore 社製 温度センサー校正データについて


Lake Shore 社製 温度センサーをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
校正付のセンサーに付属されておりました校正データ入り CD が 2018 年 1 月よりオプション(有償)となりました。今後は下記手順に従い校正データのダウンロードを実施いただけますようお願いいたします。

【校正データ ダウンロード手順書】


1. <https://www.lakeshore.com/sensors> を開いていただきますと、下図のような画面が表示されますので、“Download Sensor Calibrations” をクリックしてください。

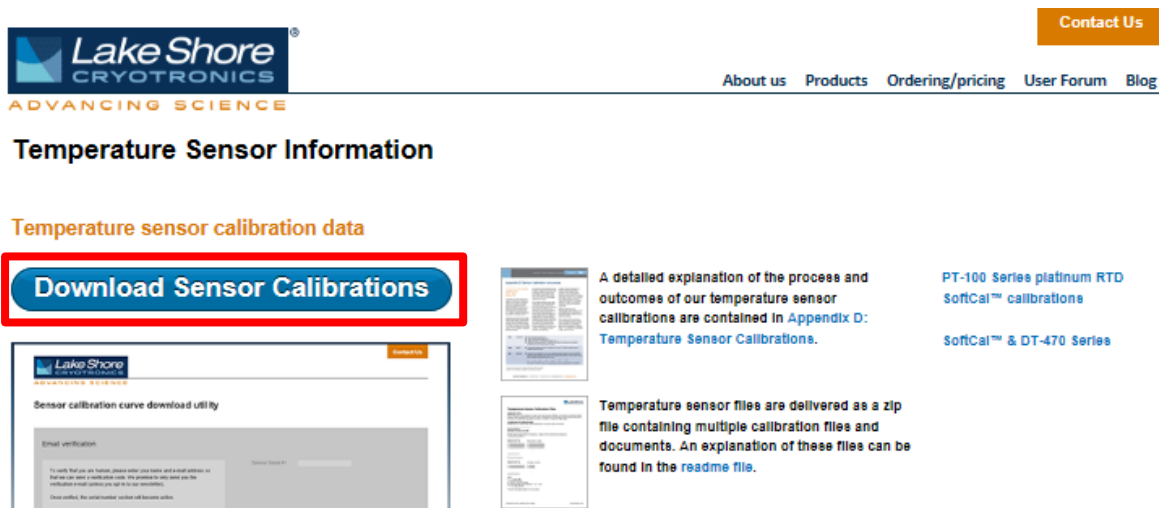

2. 下図のような画面に切り替わりましたら、氏名(ローマ字での入力をお願いいたします)および Email アドレスを入力し、“Submit” をクリックしてください。

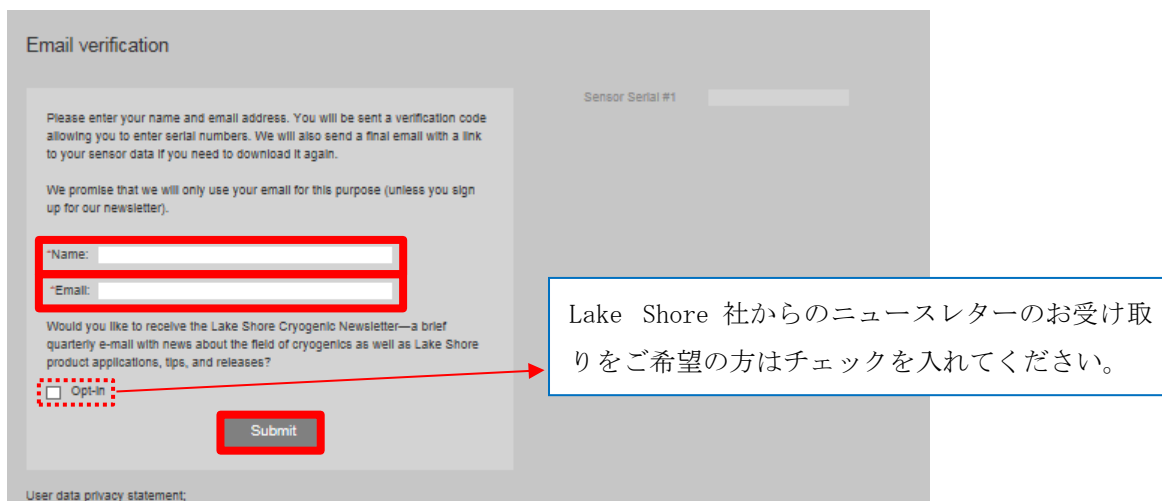


3. 入力いただいた Email アドレスに noreply@lakeshore.com から Verification Code が記載されたメールが届きますので、記載されているコードを入力して“Verify”をクリックしてください。

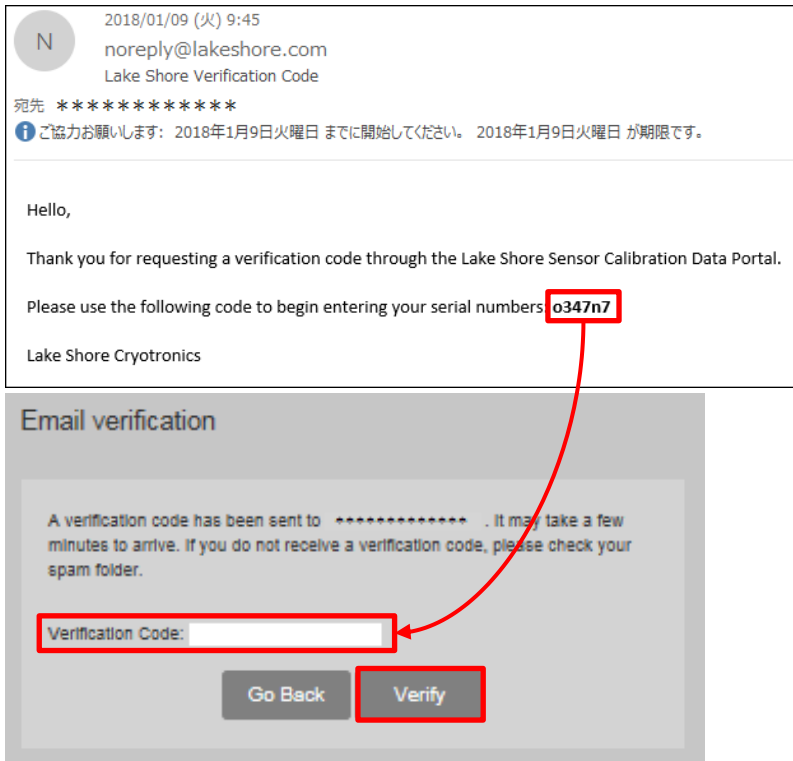


4. 認証が完了しましたら下図のような画面が表示されますので、ダウンロードするセンサーのシリアルナンバーを入力し、“Proceed”をクリックしてください。シリアルナンバーは箱の裏面に貼付されているシールに記載がございます。

※ “Add Sensor” をクリックすることで、一度に最大 20 点までダウンロード可能です。

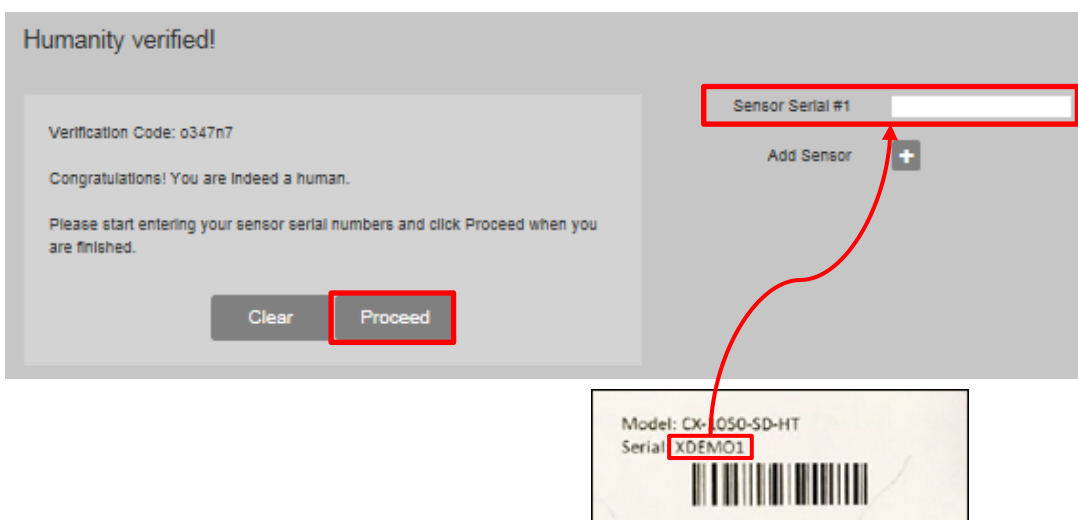











入力したシリアルナンバーおよびパーツナンバーがシールに記載されている通りであるか確認できましたら“Download”をクリックしてください。しばらくすると“(Verification Code).zip”ファイルのダウンロードが完了しますので、任意の場所に保存をお願いいたします。

※シールに記載されている Model はパーツナンバー欄に記載されます。



5. ダウンロードした zip ファイルの最下層を開き、入力したシリアルナンバーのデータが正常にダウンロードできていることを確認してください。

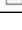 XDEMO1.34A	34A ファイル	2 KB	無	4 KB	63%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.91C	91C ファイル	1 KB	無	1 KB	57%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.234	234 ファイル	1 KB	無	3 KB	71%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.330	330 ファイル	1 KB	無	2 KB	59%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.340	340 ファイル	2 KB	無	5 KB	66%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.cof	COF ファイル	1 KB	無	3 KB	75%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.curve	CURVE ファイル	2 KB	無	4 KB	60%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.dat	DAT ファイル	2 KB	無	4 KB	68%	2017/06/01 12:55
 XDEMO1.pdf	Adobe Acrobat Docum...	135 KB	無	156 KB	14%	2017/06/01 12:56
 XDEMO1.tbl	TBL ファイル	3 KB	無	9 KB	70%	2017/06/01 12:55

6. 有償オプション

校正データ入りメディア (USB or CD) のご提供も可能です。ご希望の方は営業担当まで御問合せ下さい。



8000-USB(校正データ入 USB)



8000-CD(校正データ入 CD)